

# A&Dの天びんはかりをワイヤレスで接続する方法

## A&DのBluetooth®通信デバイス

Bluetooth通信機能を標準装備しているモデルと、オプション(xx-27JA)を装着することで可能となるモデルがあります。

通信相手：スマートフォンやタブレットと、PCに接続が可能です。

通信方法：A&Dの専用アプリケーションやソフトウェアをインストールして双方向通信する方法と、Excel、Word、メモ帳などに直接計量データを入力させる方法(HID接続)があります。

### ① スマートフォンやタブレットに接続する方法

#### A&Dの天びん/はかり専用通信アプリ A&D WeiV®

スマートフォンやタブレットに簡単に接続が可能



- ・計量結果の表示(A&D標準フォーマット) 計量データ / GLP出力の受信
- ・天びん / はかりへのコマンド送信(双方向通信)
- ・設定時間ごとにコマンド送信するリピート機能(インターバル機能)
- ・計量データへの日付 / 時刻 / 番号の追加可能
- ・受信したデータをテキストデータとしてメールなどでシェアが可能

無償アプリ  
App Store / Google Playからダウンロード可能



A&D WeiV  
詳細ページへ

### ② PCに接続する方法

PC側にアプリケーションソフトが必要です。無償のWinCTまたはWinCT-Plusが使用可能です。この接続方法は双方向通信です。アプリケーションソフトからコマンド送信が可能です。PC側に受信器( dongle )が必要です。

PC接続用Bluetooth dongle AD-8541-PC-JA



### ③ Bluetooth通信機能がある天びん・はかり

Bluetooth機能を搭載しているモデル

シリーズ名	備考
BA-T	BAシリーズはBluetooth機能を搭載していません
SH-AWP-BT / SJ-AWP-BT	-

Bluetoothオプション OO-27JAの設定があるモデル

シリーズ名	Bluetoothオプション	備考
HR-AZ/A		
FZ-i(WP) / FX-i(WP)	GXA-27JA	(注) GX-AEは使用不可 (GXA-27JAを入れる場所が塞がっている為)
GX-A(WP) / GF-A(WP) (注)		
GX-M / GF-M ◆ <sup>1</sup>	GXM-27JA	-
GX-L / GF-L	GXL-27JA	
EJ-B / EJ	EJ-27JA	
HW-C / HV-C / HW-CF ◆ <sup>1</sup>	HVW-27CJA	
HW-C(大型) / HV-C(大型) ◆ <sup>1</sup>	HVW-27CWPJA	
HW-CWP / HV-CWP ◆ <sup>1</sup>	SCE-27JA	
SC / SE ◆ <sup>1</sup>	FG-27CWPJA	
FG-CWP / FG-CWP-K	FG-27JA	
FG ◆ <sup>1</sup>		

◆<sup>1</sup>：オプションOO-27JAは、検定付きモデルには使用できません (FG-CWP-Kは使用可能)  
D-Sub9Pの天びん・はかりに接続可能な汎用タイプのBluetoothオプション AD-8541-SCALE-JA (¥9,000税抜)



GXA-27JAを装着した例



AD-8541-SCALE-JA

### ④ Excel、Word、メモ帳などに直接計量データを入力させる方法(HID接続)

キーボード入力という方法で、スマートフォン、タブレットやPCのBluetoothに直接接続し、Excel、Word等に直接入力することが可能です。この通信は単方向通信なので、スマートフォン、タブレット、PCからコマンドを送ることはできません。



はかり(GX-A+GXA-27JA)  
プリントキーでデータ送信

スマートフォン / タブレット / BLE搭載のPC



A&DのBluetooth  
詳細ページへ